

วิธีนำส่งชีววัสดุระดับโมเลกุล (Molecular material) เพื่อฝากเก็บรักษา

ฝากแบบ Confidential deposit

1. เอกสาร

ลงนามในฟอร์มฝากชีววัสดุระดับโมเลกุลแล้วส่งพร้อมกับตัวอย่าง

2. ตัวอย่างชีววัสดุระดับโมเลกุล

2.1. ส่งแบบพร้อมเก็บแบบแช่แข็ง

2.2. ระบุรหัสตัวอย่างและวันที่เก็บรักษาบนหลอดชัดเจน ฉลากต้องพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้นแล้ว
ใช้ Sealing film หรือเทปใส พันรอบฉลากเพื่อป้องกันฉลากหลุดเมื่อเก็บในตู้แช่แข็งหรือไนโตรเจนเหลว

2.3. ส่ง 5-10 หลอดต่อตัวอย่าง

2.4. ในระหว่างการขนส่งจะต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิ -70 ถึง -80 องศาเซลเซียส ตัวอย่างที่จัดอยู่ใน Risk Group 2 ต้องบรรจุ
และส่งโดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวนิรภัยหรือ IATA Dangerous Goods
Regulations